


Skrátený návod na obsluhu

Automatická elektronická pipeta HandyStep®

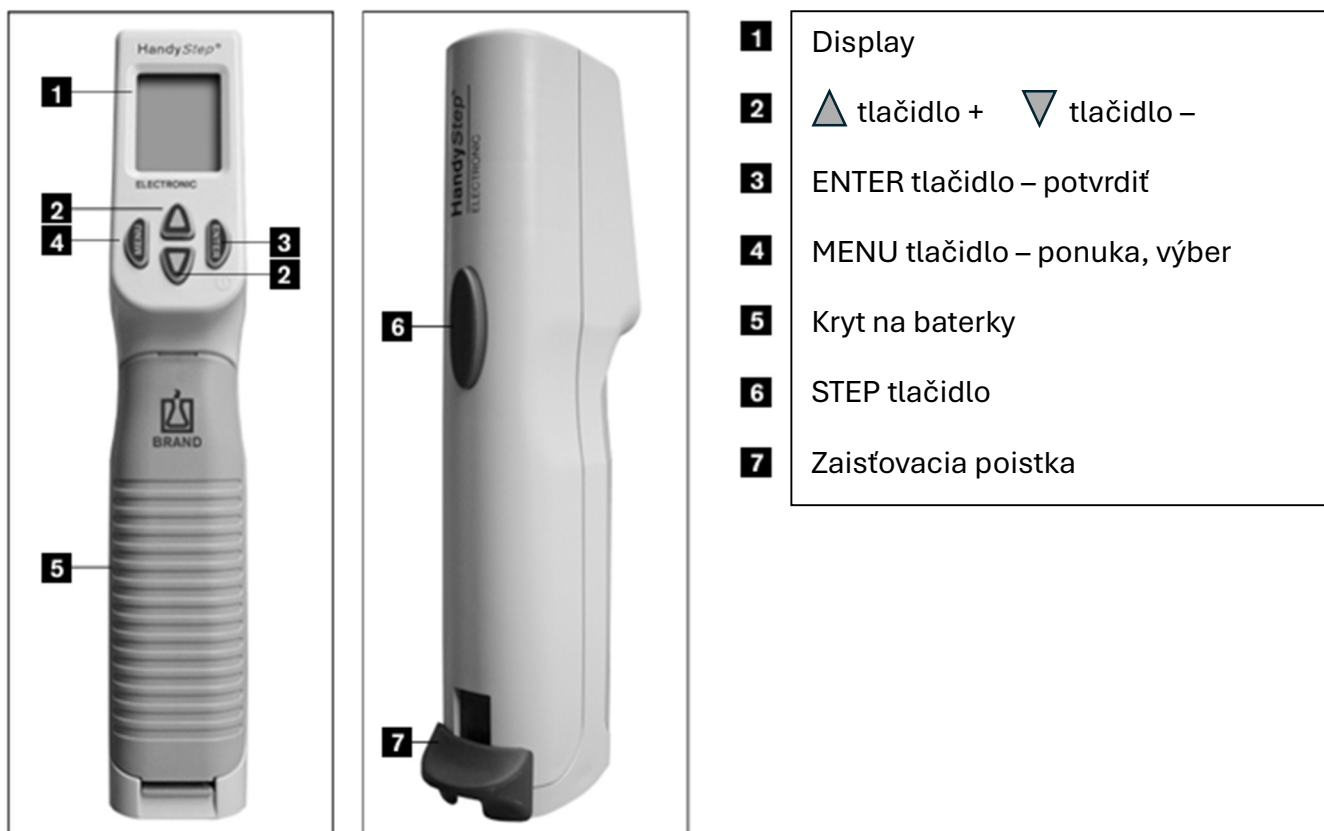

Návod na používanie:

- 1. Štartovacia pozícia:** zaistovacia páka musí byť v hornej polohe.
- 2. Zapnutie prístroja:** stlačte kláves Enter alebo vložte hrot PD a zatlačte uzamykaciu páčku do najnižšej polohy.
- 3. Nastavenie objemu:** pozrite pokyny v MENU (predvolený režim: DISP - výdaj).
- 4. Nasávanie a výdaj kvapaliny:** stlačte tlačidlo STEP pre nasatie a vypustenie kvapaliny.
- 5. Vyprázdnenie zvyškového objemu:** ak je v PD zostávajúci objem, vyprázdnite ho podržaním tlačidla STEP.

1. Uistite sa, že zaistovacia páčka je v hornej polohe.
2. Zasuňte hrot na doraz.
3. Posuňte zaistovaciu páčku úplne nadol.
4. Ak sa na displeji zobrazuje blikajúci špička, špička nie je zakódovaná pre objem. Pomocou ▲▼ prejdite na správny objem špičky. Potvrdte objem špičky stlačením ENTER.

Ovládanie pipety:

1. Stlačte ▼ kým sa na displeji nezobrazí **E**.
2. Stlačte tlačidlo **STEP**. Pipeta by sa mala vyprázdniť a piest bude v úplne spustenej polohe.
3. Zdvihnite zaistovaciu páčku a vysuňte hrot von.

Nastavenie objemu:

1. Stlačte raz **MENU**
2. Pomocou ▲▼ upravte požadovaný objem
3. Stlačte **ENTER** na potvrdenie nastavenia

Režim automatického dávkovania:

1. Stlačte **MENU** 2x
2. Pomocou ▲▼ upravte rýchlosť odsávania
3. Stlačte **ENTER** pre potvrdenie nastavenia

UPOZORNENIA !!!

1. Skontrolujte, či je v nádobe dostatok kvapaliny na odobratie, aby ste mohli presne zmerať požadovaný objem vzorky..
2. Na prístroj nikdy nepoužívajte **silu**. Bezpečnostné pokyny pre ovládacie prvky

Nebezpečenstvo chyby obsluhy a poškodenia prístroja: pri výmene hrotu a otváraní zaistovacej páčky sa uistite, že piest je v najnižšej polohe. – **SERVIS 150 € !!!**

Pre podrobnejšie inštrukcie a nastavenie špecifických funkcií si preštudujte manuál



video návod na obsluhu



Dodržujte všeobecné pokyny na prevenciu nebezpečenstva a bezpečnostné pokyny; napr. noste ochranný odev, okuliare a rukavice. Pri práci s infekčnými alebo inými nebezpečnými vzorkami je potrebné dodržiavať všetky príslušné predpisy a opatrenia.